

Matériel, produits et numéro de demande

1 semaine avant le prélèvement des échantillons :

- Récupérer dans le service :
 - Fixateur : formol 10% contenant 4% de formaldéhyde
 - Cassettes
 - Mousses (seulement pour les petits et/ou fins prélèvements : RHE, insert...)
- Envoyer la demande de prestation et la liste des échantillons à liste.crefre-histopathologie@inserm.fr, vous recevrez un numéro de demande à inscrire sur le devant de chacune des cassettes de la prestation

Mode opératoire

- Annoter les cassettes au crayon HB avec le numéro de demande attribué
- Préparer des pots à prélèvement contenant un volume de fixateur 10 fois supérieur à celui de l'échantillon
- Prélever le plus rapidement possible l'échantillon
- Recouper l'échantillon selon la procédure du RITA (recommandée par le service) : <https://reni.item.fraunhofer.de/reni/trimming/index.php?lan=fr&mno=000&sel=0>
- Disposer un organe par cassette (plusieurs fragments d'un organe par cassette possible)
- Plonger la cassette dans le pot contenant le fixateur pendant 48h à température ambiante
- Rincer en alcool 70°
- Plonger dans un pot contenant de l'alcool 70°
- Déposer les lundis, mardis et mercredis entre 9h et 12h au service